

Волоконно-оптические спектрометры Ocean Optics

Модель HR4000 и HR4000CG-UV-NIR



Техническое описание

Руководство по установке и эксплуатации

Дата последней редакции: 08.12.2009 г.

<http://www.oceanoptics.ru>

Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за приобретение продукции компании Ocean Optics. Перед использованием оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим документом.

Назначение документа

В данном документе содержатся необходимые инструкции по установке, конфигурированию и эксплуатации спектрометра Ocean Optics.

Общее описание

Малогабаритный волоконно-оптический спектрометр высокого разрешения Ocean Optics HR4000 обеспечивает оптическое разрешение до 0.025 нм (FWHM). Детектор спектрометра чувствителен в диапазоне 200–1100 нм. Разрешение и спектральный диапазон конкретного экземпляра спектрометра зависят от установленной дифракционной решетки и ширины входной щели.

Модель HR4000 отлично подходит для задач, требующих высокого разрешения, таких как измерение поглощения в газах или определение атомных эмиссионных линий (для анализа растворов или цветовых измерений больше подходит модель USB4000).

Во внутреннюю память спектрометра (EEPROM) записаны данные заводской калибровки по длине волны и линейности, а также серийный номер, уникальный для каждого прибора. Унифицированное программное обеспечение для спектроскопии SpectraSuite (поставляется отдельно) считывает эту информацию из спектрометра, что обеспечивает возможность быстрого подключения спектрометров к различным компьютерам. Данное программное обеспечение имеет модульную структуру и построено на платформе Java, что позволяет использовать его в операционных системах Windows, Macintosh и Linux.

Спектрометры Ocean Optics соединяются с компьютером через порт USB. Модель HR4000 также позволяет использовать последовательный порт. При подключении по интерфейсу USB 2.0 или 1.1 спектрометр получает питание от компьютера и не требует внешнего источника питания.



Внешний вид спектрометра HR4000

Требования к системе

Спектрометр Ocean Optics HR4000 может быть подключен к любому компьютеру, оснащенный портом USB и работающему под управлением одной из нижеперечисленных операционных систем:

- Windows — 98/Me/2000/XP/Vista
- Apple Macintosh — OS X версии 10.0 или более поздней
- Linux — Red Hat 9 или более поздней версии, Fedora (любой версии), Debian 3.1 (Sarge), и SUSE (версии 9.0 или более поздней)

Последовательный порт позволяет подключить спектрометр к персональному компьютеру, программируемому логическому контроллеру или другому устройству с установленной 32-разрядной операционной системой Windows, поддерживающему стандарт RS-232. При использовании последовательного порта дополнительно потребуются внешний блок питания, адаптер и интерфейсный кабель.

Примечание

Перед первым подключением спектрометра Ocean Optics HR4000 на компьютере должно быть установлено программное обеспечение SpectraSuite или OOIBase32.

Введение в программное обеспечение SpectraSuite

SpectraSuite — это операционное программное обеспечение последнего поколения, служащее для управления всеми моделями спектрометров компании Ocean Optics. Данное программное обеспечение имеет модульную структуру и построено на платформе Java, что позволяет использовать его в операционных системах Windows, Macintosh и Linux.

SpectraSuite позволяет управлять любыми USB-спектрометрами и другими устройствами Ocean Optics, а также оборудованием сторонних производителей при наличии соответствующих драйверов.

SpectraSuite — это многофункциональное, конфигурируемое пользователем программное обеспечение для получения и отображения данных, которое предоставляет множество функций обработки сигнала в режиме реального времени.

SpectraSuite позволяет решать различные спектроскопические задачи, включая измерение оптической плотности, коэффициента отражения и интенсивности излучения, а также управлять всеми параметрами системы, получать и отображать данные в реальном времени, выполнять сравнительные и кинетические измерения.

Более подробную информацию, а также требования к аппаратной части компьютера вы можете найти в специализированном руководстве пользователя SpectraSuite.

Программное обеспечение SpectraSuite поставляется отдельно!

Примечание

Обновление программного обеспечения OOIBase32 прекращено, но последние выпущенные версии совместимы с моделью HR4000. Дополнительная информация об OOIBase32 содержится в руководстве пользователя OOIBase32.

Построение измерительной системы

Компания Ocean Optics предлагает широкий ассортимент спектроскопических модулей и принадлежностей к ним. Большинство компонентов оснащены оптическими разъемами SMA, что позволяет легко изменять конфигурацию измерительной системы.

Принцип действия

Компоненты измерительной системы Ocean Optics взаимодействуют следующим образом:

1. Пользователь сохраняет опорный и темновой сигналы.
2. Свет от источника излучения передается по оптическому волокну в образец.
3. Свет взаимодействует с образцом.
4. Свет, вышедший из образца, собирается другим оптическим волокном и передается на вход спектрометра
5. Спектрометр измеряет количество света и преобразует полученный электрический сигнал в цифровую форму.
6. Спектрометр передает цифровые данные программному обеспечению.
7. Программное обеспечение сравнивает полученный сигнал с опорным и отображает спектр.

Возможности обмена данными

Благодаря наличию USB и последовательного порта (используется с адаптером), спектрометр HR4000 можно подключать к самым разным моделям настольных, портативных или карманных компьютеров. Однако при подключении через последовательный порт пользователю необходимо разработать собственное программное обеспечение для управления спектрометром. Программное обеспечение SpectraSuite поддерживает только порт USB.

Интерфейс	Требования к операционной системе	Необходимые комплектующие	Описание комплектующих
USB	SpectraSuite: Windows2000/XP/Vista, OS X версии 10.0 или более поздней, Red Hat 9 или более поздняя, Fedora (любая версия), Debian 3.1 (Sarge) или SUSE (9.0 или более поздняя) OOIBase32: Windows 98/Me/2000/XP	USB-CBL-1 (включен в комплект поставки)	Кабель для соединения порта USB спектрометра с портом USB компьютера

<p>Последовательный порт (настольный или портативный компьютер)</p>	<p>Любая 32-разрядная операционная система Windows</p>	<p>USB-ADP-PC (не входит в комплект поставки)</p>	<p>Адаптер для соединения спектрометра HR4000 с последовательным портом настольного или портативного компьютера; поставляется с блоком питания 5 В (требуется при подключении через последовательный порт)</p>
<p>Последовательный порт (карманный компьютер)</p>	<p>Windows CE 2.11 или более поздняя</p>	<p>USB-ADP-H (не входит в комплект поставки)</p>	<p>Адаптер для соединения последовательного порта (со стандартным 9-контактным кабелем) спектрометра HR4000 с последовательным портом карманного компьютера; поставляется с блоком питания 5 В (требуется при подключении через последовательный порт)</p>

Комплект поставки спектрометра Ocean Optics HR4000

- **Упаковочный лист.** Содержит список всех заказанных компонентов, включая внутренние компоненты спектрометра, выбранные пользователем при конфигурировании (дифракционная решетка, собирающая линза детектора, входная щель).
- **Кабель USB** для подключения спектрометра к компьютеру.
- **Лист с калибровочными данными.** Содержит калибровочные коэффициенты, уникальные для каждого спектрометра. Эти коэффициенты считываются из памяти спектрометра программой SpectraSuite при подключении к компьютеру через порт USB. Любой другой метод подключения требует ручного ввода калибровочных данных. В OOIBase32 для этого нужно выбрать Spectrometer | Configure | вкладка Wavelength Calibration. Дополнительная информация об OOIBase32 содержится в руководстве пользователя OOIBase32.

Примечание

Сохраняйте лист с калибровочными данными спектрометра.

- **Компакт-диск** с программным обеспечением, руководствами по эксплуатации и описаниями продуктов Ocean Optics. Для чтения электронной документации вам потребуется Adobe Acrobat Reader версии 6.0 или более поздней. Эта программа также содержится на диске. Программное обеспечение Ocean Optics требует ввода пароля в процессе установки. Наклейки с паролями для приобретенных программ находятся на обратной стороне конверта с компакт-диском.

Дополнительные комплектующие

На интернет-ресурсе www.OceanOptics.ru вы найдете подробную информацию о дополнительных компонентах для решения различных задач в области спектрального анализа. Также вы сможете загрузить с сайта электронную версию каталога Ocean Optics.

Ассортимент дополнительных компонентов включает:

- волоконно-оптические кабели;
- источники излучения;
- встраиваемые системы анализа пробы;
- оптические кюветы и держатели кювет;
- фильтры и держатели фильтров;
- литиевые батареи питания;
- коммутационный бокс HR4-BREAKOUT;
- другие компоненты.

Коммутационный бокс — общие сведения

Коммутационный бокс (HR4-BREAKOUT) является пассивным модулем, основное назначение которого — вывод сигналов с 30-контактного разъема спектрометра HR4000 на стандартные разъемы, обеспечивающие легкий доступ к различным функциям спектрометра.

Внутри бокса находится печатная плата со специальным участком для сборки прототипов собственных схем.

Установка спектрометра Ocean Optics

Общие сведения

Программное обеспечение SpectraSuite должно быть установлено ДО подключения спектрометра к компьютеру!

В состав SpectraSuite входят драйверы, необходимые для функционирования спектрометра. При подключении спектрометра выполняется его автоматическое определение и установка необходимых драйверов.

Если спектрометр подключался к компьютеру до установки SpectraSuite, система не сможет корректно его распознать. В этом случае обратитесь к разделу «Устранение проблем подключения».

Установка спектрометра Ocean Optics HR4000 с использованием порта USB

Примечание

Стандартный компьютерный порт USB способен обеспечить питанием до пяти спектрометров (или спектрометрических каналов) Ocean Optics. Системы, оснащенные более чем пятью каналами, требуют наличия USB-концентратора с дополнительным питанием.

► Процесс установки

Следуйте приведенной инструкции для правильного подключения спектрометра Ocean Optics HR4000 к компьютеру через порт USB:

1. Установите программное обеспечение SpectraSuite на компьютер, к которому будет подключен спектрометр.
2. Распакуйте входящий в комплект поставки каждого спектрометра кабель USB.
3. Квадратный разъем кабеля вставьте в соответствующее гнездо спектрометра.
4. Прямоугольный разъем кабеля вставьте в свободный USB-порт компьютера.

При подключении спектрометра после установки программного обеспечения его определение и установка драйверов выполняются автоматически. Спектрометр будет показан в списке устройств операционной системы.

При подключении спектрометра к компьютеру до установки SpectraSuite, система не сможет корректно распознать спектрометр. В этом случае обратитесь к разделу «Устранение проблем подключения».

Установка спектрометра HR4000 с использованием последовательного порта

Для использования последовательного порта спектрометра HR4000 на компьютере должна быть установлена 32-разрядная версия операционной системы Windows (Windows CE 2.11 или более поздняя в случае карманного компьютера).

► Процесс установки

Следуйте приведенной инструкции для правильного подключения спектрометра HR4000 через последовательный порт.

1. Подключите адаптер последовательного порта к 30-контактному разъему спектрометра.
2. Подключите один конец 9-контактного кабеля последовательного порта к адаптеру, а второй конец — к последовательному порту компьютера.
3. Запомните номер последовательного порта (COM-порта), к которому подключен спектрометр (на некоторых компьютерах отсутствует нумерация портов; карманные компьютеры обычно имеют один последовательный порт).
4. Подключите внешний блок питания 5 В к сети и соедините его со спектрометром.

Конфигурирование спектрометра HR4000 при использовании SpectraSuite

После выполнения описанных выше шагов запустите SpectraSuite. Спектрометр сразу начнет передавать данные. Даже при отсутствии света на входе спектрометра в нижней части графика будет видна колеблющаяся линия. При попадании света в спектрометр эта линия будет подниматься тем выше, чем больше интенсивность света. Это означает, что программное обеспечение и оборудование установлены корректно.

Примечание

Установленный спектрометр будет показан на информационной панели в левой части окна программы.

Конфигурирование спектрометра HR4000 при использовании OOIBase32

После выполнения описанных выше шагов запустите OOIBase32 и выполните настройки, необходимые для правильного определения спектрометра. Дополнительная информация об OOIBase32 содержится в руководстве пользователя OOIBase32.

После установки и проверки работоспособности программного обеспечения и спектрометра, вы можете приступить к сборке измерительной системы, а затем — к выполнению измерений.

Подключение дополнительных компонентов

Инструкции по подключению дополнительных компонентов вы сможете найти на прилагаемом компакт-диске или на интернет-сайте Ocean Optics.

Внешняя синхронизация

На 30-контактный интерфейсный разъем спектрометра HR4000 выведены линии запуска от внешнего сигнала. Более подробная информация о внешней синхронизации содержится в документе External Triggering Options, который можно загрузить по ссылке <http://www.oceanoptics.com/technical/External-Triggering.pdf>.

Примечание

При использовании карманного компьютера возможна только внешняя программная синхронизация.

Устранение проблем подключения

Общая информация

Данный раздел содержит информацию по исправлению возможных неполадок, возникающих при работе со спектрометром HR4000.

Примечание

При возникновении неполадок в случае использования карманного компьютера, обратитесь к руководству OOIPS2000, доступному для загрузки с интернет-сайта Ocean Optics.

1. Спектрометр подключен к компьютеру до окончания установки программного обеспечения SpectraSuite

- для пользователей операционной системы Windows

Если вы подключили спектрометр Ocean Optics к компьютеру до окончания установки программного обеспечения (SpectraSuite или OOIBase32), в процессе установки могут возникнуть проблемы, которые необходимо устранить перед продолжением работы со спектрометром. Следуйте приведенной ниже инструкции для удаления из системы неверно установленного оборудования, его драйверов и установочных файлов.

Примечание

Если описанная ниже процедура не поможет решить проблему с драйвером устройства, загрузите более подробную инструкцию с сайта Ocean Optics:

<http://www.oceanoptics.com/technical/engineering/correctingdevicedriverissues.pdf> .

1. Удалите Неизвестное устройство из Диспетчера устройств Windows

► Для этого:

1. Откройте диспетчер устройств Windows. При необходимости воспользуйтесь справкой Windows.
2. Выберите в списке устройств пункт **Другие устройства** и раскройте его, щелкнув на значке "+" слева от названия.

Примечание

Неверно установленные устройства USB также могут отображаться в ветке **Контроллеры универсальной последовательной шины USB**. Проверьте это место, если ветка **Другие устройства** отсутствует в списке.

3. Найдите **Неизвестное устройство** (отмечено большим вопросительным знаком). Щелкните на нем правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт **Удалить**.
4. Подтвердите удаление в открывшемся предупредительном окне.
5. Отключите оборудование Ocean Optics от компьютера.

2. Удалите неверно установленные файлы

► Для этого:

1. Откройте Проводник Windows.
2. Перейдите в папку **Windows | INF**.

Примечание

Если папка INF не отображается в Проводнике, следует отключить опции **Скрывать системные файлы и папки** и **Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов** в Свойствах папок Windows. Окно с настройками свойств папок Windows может быть вызвано из меню **Сервис | Свойства папки** Проводника Windows.

3. Удалите файл **OOI_USB.INF** из папки INF. Если Вы работаете в среде Windows 2000/XP, следует также удалить из этой папки файл **OOI_USB.PNF**.
4. Перейдите в папку **Windows | System32 | Drivers**.
5. Удалите файл **EZUSB.SYS**.
6. Переустановите программное обеспечение Ocean Optics и перезагрузите систему.
7. Подключите USB-устройство Ocean Optics.

Теперь система сможет корректно определить подключенное оборудование и установить необходимые драйверы.

- для пользователей операционной системы Mac OS

Проблем с преждевременным подключением спектрометра не возникает.

- для пользователей операционной системы Linux

Решением проблемы в среде Linux является отключение и повторное подключение спектрометра к компьютеру.

2. Установлена старая версия программного обеспечения OOIBase32

Если на компьютере, к которому предполагается подключить спектрометр HR4000, уже установлена старая версия OOIBase32, следует установить последнюю версию данной программы. Последнюю доступную версию OOIBase32 можно загрузить с интернет-сайта Ocean Optics по адресу <http://www.oceanoptics.com/technical/softwaredownloads.asp>. В процессе обновления не обязательно удалять с компьютера старую версию.

Приложение 1

Калибровка спектрометра Ocean Optics HR4000 по длинам волн

Общие сведения

В этом приложении описана процедура калибровки спектрометра по длинам волн. Каждый спектрометр калибруется на предприятии-изготовителе перед отправкой заказчику, однако с течением времени, а также при изменении условий окружающей среды возможен небольшой дрейф шкалы длин волн. Ocean Optics рекомендует проводить периодическую калибровку спектрометра.

О калибровке

Длина волны связана с номером пиксела уравнением третьей степени:

$$\lambda_p = I + C_1 p + C_2 p^2 + C_3 p^3,$$

где:

λ = длина волны для пиксела p ;

I = длина волны для пиксела 0;

C_1 = первый коэффициент (нм/пиксел);

C_2 = второй коэффициент (нм/пиксел²);

C_3 = третий коэффициент (нм/пиксел³);

Вам предстоит определить начальную длину волны I и три коэффициента.

Калибровка спектрометра

1. Подготовка к калибровке

Для калибровки спектрометра по длинам волн вам потребуются следующее оборудование:

- Источник света, способный воспроизводить спектральные линии.

Примечание

Для калибровки спектрометров Ocean Optics идеально подходит источник излучения HG-1 с ртутно-аргоновой лампой. При отсутствии HG-1 вам потребуется другой источник излучения, воспроизводящий несколько (как минимум 4–6) спектральных линий в диапазоне работы вашего спектрометра.

- Спектрометр Ocean Optics HR4000.
- Волоконно-оптический кабель (для спектрометров без входной щели оптимальным является кабель с диаметром волокна 50 мкм).
- Программа для работы с электронными таблицами (например, Microsoft Excel или Quattro Pro), или калькулятор, позволяющий выполнять линейную регрессию третьего порядка.

Примечание

При использовании Microsoft Excel выберите пункт **Надстройки** в меню **Сервис** и поставьте отметки напротив **AnalysisToolPak** и **AnalysisToolPak-VBA**.

2. Калибровка

► Для калибровки спектрометра по длинам волн выполните следующие действия:

1. Переведите SpectraSuite в режим Score и получите спектр излучения калибровочного источника. Установите такое время интегрирования (или частоту АЦП), чтобы вершины по крайней мере нескольких спектральных пиков не выходили за верхний предел шкалы.
2. Переместите курсор в область одного из пиков и установите его в точку с максимальным сигналом.
3. Запишите номер пикселя, показанный в строке состояния или легенде (расположенной под графиком). Повторите это для каждого из пиков.
4. Используя программу для работы с электронными таблицами или калькулятор, создайте таблицу по образцу, приведенному ниже. В первую колонку занесите истинные (известные из справочников) длины волн спектральных линий. Во вторую колонку занесите полученные номера пикселей, в третью — номера, возведенные в квадрат, в четвертую — номера, возведенные в куб.

Истинная длина волны	№ пикселя	№ пикселя ²	№ пикселя ³	Расчетная длина волны	Разность
253.65	175	30625	5359375	253.56	0.09
296.73	296	87616	25934336	296.72	0.01
302.15	312	97344	30371328	302.40	-0.25
313.16	342	116964	40001688	313.02	0.13
334.15	402	161604	64964808	334.19	-0.05
365.02	490	240100	117649000	365.05	-0.04
404.66	604	364816	220348864	404.67	-0.01
407.78	613	375769	230346397	407.78	0.00
435.84	694	481636	334255384	435.65	0.19
546.07	1022	1044484	1067462648	546.13	-0.06
576.96	1116	1245456	1389928896	577.05	-0.09
579.07	1122	1258884	1412467848	579.01	0.06
696.54	1491	2223081	3314613771	696.70	-0.15
706.72	1523	2319529	3532642667	706.62	0.10
727.29	1590	2528100	4019679000	727.24	0.06
738.40	1627	2647129	4306878883	738.53	-0.13
751.47	1669	2785561	4649101309	751.27	0.19

5. Вычислите калибровочные коэффициенты. Для этого найдите в программе электронной таблицы функции, выполняющие линейный регрессионный анализ:

- При использовании Quattro Pro перейдите в меню **Tools | Advanced Math**
- При использовании Excel перейдите в меню **Сервис | Анализ данных**

6. Выберите известную длину волны в качестве зависимой переменной (Y). В качестве независимых переменных (X) выберите номер пиксела, номер пиксела в квадрате и номер пиксела в кубе. После выполнения регрессии вы получите результат, похожий на приведенный ниже. Нужные вам величины указаны стрелками.

Регрессионная статистика

Множественный R	0.999999831	← R ²
R-квадрат	0.999999663	
Нормированный R-квадрат	0.999999607	
Стандартная ошибка	0.125540214	
Наблюдения	17	

	Коэффициенты	Стандартная ошибка	
Y-пересечение	190.473993	0.369047536	1й коэффициент
Переменная X 1	0.36263983	0.001684745	2й коэффициент
Переменная X 2	-1.174416E-05	8.35279E-07	3й коэффициент
Переменная X 3	-2.523787E-09	2.656608E-10	

7. Запишите координату пересечения кривой с вертикальной осью (точка пересечения) и значения трех коэффициентов. Также обратите внимание на величину R². Она должна быть очень близка к единице. Если это не так, то скорее всего вы взяли неверное значение для одной из длин волн.

3. Сохранение новых калибровочных коэффициентов (USB-подключение)

Калибровочные коэффициенты, уникальные для каждого отдельного спектрометра, сохраняются в его встроенной памяти (EEPROM). Вы можете перезаписать старые калибровочные коэффициенты, находящиеся в EEPROM, через порт USB с помощью специальной программы.

► *Для сохранения новых калибровочных коэффициентов в EEPROM выполните следующие действия:*

1. Убедитесь, что спектрометр корректно подключен к компьютеру и все приложения закрыты.
2. Откройте в браузере страницу <http://www.oceanoptics.com/technical/softwaredownloads.asp> и переместитесь вниз до раздела **Microcode**. Выберите пункт **USB EEPROM Programmer**.
3. Сохраните установочный файл программатора на свой компьютер.
4. Запустите файл **Setup.exe** для установки программатора. На экране отобразится окно приветствия **Welcome**.
5. Нажмите кнопку **Next**. Отобразится экран выбора места установки **Destination Location**.
6. Подтвердите установку по умолчанию, или нажмите на кнопку **Browse** для выбора другой папки. Затем нажмите на кнопку **Next**. На экране отобразится окно **Program Manager Group**.
7. Нажмите на кнопку **Next**. На экране отобразится окно начала установки **Start Installation**.
8. Для начала установки нажмите на кнопку **Next**. По окончании установки на экране отобразится окно **Installation Complete**.

9. Нажмите на кнопку **Finish** и перезагрузите компьютер.
10. После перезагрузки компьютера выберите в меню Пуск пункт **USB EEPROM Programmer** и запустите приложение.
11. Выберите необходимое устройство (спектрометр) в левой панели окна программатора **USB Programmer**.
12. Дважды щелкните на каждом из калибровочных коэффициентов, отображенных в правой панели окна программатора, и введите новые значения.
13. Повторите шаг 12 для всех новых значений.
14. Нажмите на кнопку **Save All Values** для сохранения информации, затем закройте программатор, нажав кнопку **Exit**.

Теперь новые калибровочные коэффициенты сохранены в памяти EEPROM спектрометра HR4000.

4. Сохранение новых калибровочных коэффициентов (подключение через последовательный порт)

При подключении спектрометра HR4000 к последовательному порту компьютера, следует сохранить новые калибровочные коэффициенты в файл с расширением .SPEC, к которому обращается при запуске программное обеспечение OOIBase32.

Примечание

При соединении спектрометра и компьютера с помощью последовательного порта Вы не сможете сохранить калибровочные коэффициенты в памяти EEPROM

► Для сохранения новых калибровочных коэффициентов при использовании последовательного порта выполните следующие действия:

1. Запустите OOIBase32.
2. Выберите в меню пункт Spectrometer | Configure. На экране появится окно Configure Spectrometer.
3. Чтобы обновить калибровочные коэффициенты, перейдите на вкладку Wavelength Calibration.
4. Введите новые значения, полученные в пунктах 5 и 6 инструкции по калибровке.
5. Для сохранения обновленных данных нажмите кнопку ОК.

Приложение 2


Технические характеристики

Общие сведения

Этот раздел содержит информацию об устройстве спектрометра, его технических характеристиках и совместимости с компьютерами. Также приведена схема дополнительного разъема спектрометра и описано назначение его контактов.

Принцип работы спектрометра HR4000

Ниже схематично показан путь света через оптический модуль спектрометра HR4000. Оптический модуль не содержит подвижных частей, подверженных износу и риску поломки; все компоненты фиксируются во время сборки. Компоненты, отмеченные звездочкой (*), выбираются пользователем при заказе спектрометра. Замену компонентов спектрометра могут выполнять только специалисты компании Ocean Optics.

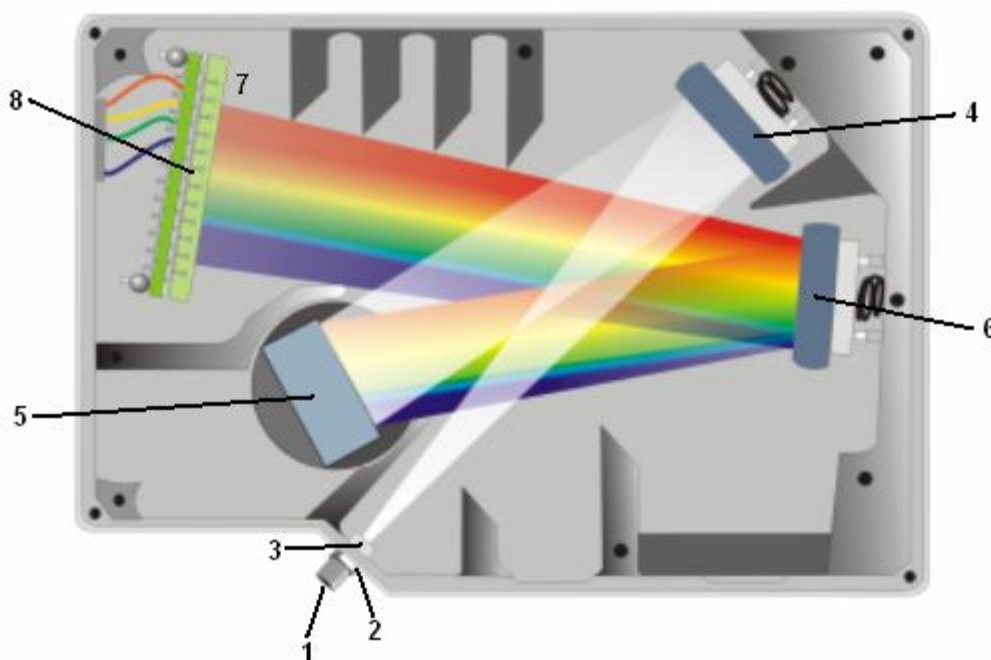

Расположение компонентов спектрометра HR4000

Таблица компонентов спектрометра HR4000

Компонент	Название	Описание
1	Разъем SMA 905	Фиксирует положение входного оптического волокна. Через этот разъем свет из оптического волокна попадает в оптический модуль спектрометра.
2	Фиксированная входная щель	Пластина из непрозрачного материала с прямоугольной прорезью, установленная непосредственно за разъемом SMA. От ширины щели зависит количество света, попадающего в оптический модуль, а также оптическое разрешение. Возможно использование спектрометра без щели. В этом случае размер входной апертуры определяется диаметром оптического волокна. Замена щели должна осуществляться только

		специалистами компании Ocean Optics.
3	Оптический фильтр	Ограничивает спектр оптического излучения определенным диапазоном длин волн. Свет проходит через фильтр до входа в оптический модуль. В спектрометр могут устанавливаться длинноволновые и коротковолновые поглощающие фильтры. Замена оптического фильтра должна осуществляться только специалистами компании Ocean Optics.
4	Коллимирующее зеркало	Преобразует расходящийся световой пучок, вышедший из оптического волокна, в параллельный, и направляет его на дифракционную решетку.
5	Дифракционная решетка	Разлагает свет в спектр и направляет его на фокусирующее зеркало. От конструкции и числа штрихов дифракционной решетки зависят спектральный диапазон и разрешение спектрометра. Замена дифракционной решетки должна осуществляться только специалистами компании Ocean Optics.
6	Фокусирующее зеркало	Фокусирует свет, отраженный от дифракционной решетки, на поверхность ПЗС-детектора.
7	Собирающая линза детектора L4	Дополнительно устанавливается на детектор для увеличения эффективности светособирания за счет фокусировки света от высокой щели на короткие элементы детектора. Собирающую линзу целесообразно применять при использовании волокон большого диаметра, а также при малой интенсивности света на входе спектрометра. Эта линза также уменьшает влияние рассеянного света на характеристики спектрометра. Установка или удаление собирающей линзы детектора должны осуществляться только специалистами компании Ocean Optics.
8	Детектор	Преобразует световой сигнал в электрический. Каждый пиксел линейного ПЗС-детектора соответствует определенной длине волны света. После аналого-цифрового преобразования спектр в цифровом виде передается в управляющую программу.

Технические характеристики спектрометра HR4000

В этом разделе приведены технические характеристики ПЗС-детектора, а также спектрометра в целом. Технические характеристики модели HR4000CG-UV-NIR приведены в Приложении 3.

Детектор

Тип, модель:	линейный ПЗС, Toshiba TCD1304AP
Чувствительность:	100 фотонов/отсчет (800 нм);
Спектральный диапазон:	200–1100 нм
Количество пикселей:	3648
Размер пикселя:	8 × 200 мкм
Емкость пикселя:	100 000 электронов
Отношение сигнал/шум:	300:1 (при полном сигнале)
Разрешение АЦП:	14 разрядов
Темновой шум:	8 отсчетов RMS
Максимальная частота выборки	1 МГц (частота, с которой оцифровываются пиксели)
Скорректированная линейность:	> 99.8 %

Спектрометр

Габаритные размеры:	148.6 × 104.8 × 45.1 мм
Вес:	570 г
Питание:	5 В, 450 мА
Оптическая схема:	f/4, симметричная скрещенная Черни-Тернера
Дифракционная решетка/ спектральный диапазон:	14 вариантов, от УФ до ближнего ИК диапазона
Входная апертура:	щель 5, 10, 25, 50, 100 или 200 мкм, выбирается при заказе
Фильтры высших порядков:	длинноволновые и полосовые, устанавливаются по заказу
Фокусное расстояние:	f/4, 101 мм
Оптическое разрешение:	зависит от дифракционной решетки и входной щели
Рассеянное излучение:	< 0.05 % на 600 нм;

	< 0.10 % на 435 нм
Динамический диапазон:	$2 \cdot 10^9$ (системный), 2000:1 для единичного измерения
Волоконно-оптический разъем:	SMA 905 для одножильного волоконно-оптического кабеля с числовой апертурой 0.22
Скорость передачи данных:	полный спектр передается с периодом 4 мс (USB 2.0), 600 мс (последовательный порт)
Время интегрирования:	от 10 мс до 65 с
Интерфейсы:	USB 2.0, 480 Мбит/с (совместим с USB 1.1); RS-232 (2 провода), SPI (3 провода); I ² C (2 провода)
Операционная система:	Windows 98/Me/2000/XP/Vista, Mac OS X и Linux при подключении через USB; любая 32-разрядная версия Windows при подключении через RS-232
Цифровые входы/выходы:	10 программируемых пользователем цифровых линий ввода-вывода (GPIO)
Аналоговые каналы:	один 13-разрядный аналоговый вход, один 9-разрядный аналоговый выход
Разъем:	30 контактов

30-контактный интерфейсный разъем

Дополнительный 30-контактный интерфейсный разъем расположен на передней части спектрометра.



30-контактный разъем

Расположение 30-контактного разъема на корпусе спектрометра HR4000

Схема расположения контактов

USB-порт	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29

Назначение контактов

№ контакта	Назначение	Направление сигнала	Описание
1	RS232 Rx	Вход	Сигнал приема RS232 (контакт 3 разъема DB9)
2	RS232 Tx	Выход	Сигнал передачи RS232 (контакт 2 разъема DB9)
3	GPIO (2)	Вход/выход	Программируемый цифровой вход/выход общего назначения (номер канала)
4	V5_SW	Выход	Стабилизированное напряжение 5 В (ток нагрузки не более 50 мА)
5	Общий (Ground)	Вход/выход	Общий
6	I ² C SCL	Вход/выход	Тактовый сигнал I ² C (для связи с другими устройствами по интерфейсу I ² C)
7	GPIO (0)	Вход/выход	Программируемый цифровой вход/выход общего назначения (номер канала)
8	I ² C SDA	Вход/выход	Сигнал данных I ² C (для связи с периферийными устройствами I ² C)
9	GPIO (1)	Вход/выход	Программируемый цифровой вход/выход общего назначения (номер канала)
10	Внешний запуск (Ext. Trigger In)	Вход	Сигнал TTL, см. описание внешней синхронизации
11	GPIO (3)	Вход/выход	Программируемый цифровой вход/выход общего назначения (номер канала)

12	V_{CC} , V_{USB} или $5V_{IN}$	Вход или выход	Питание спектрометра. При работе в режиме USB этот контакт можно использовать для питания периферийного оборудования (убедитесь, что оно соответствует стандартам USB)
13	SPI Data Out	Выход	Сигнал SPI Master Out Slave In (MOSI) (для связи с периферийными устройствами SPI)
14	V_{CC} , V_{USB} или $5V_{IN}$	Вход или выход	Питание спектрометра. При работе в режиме USB этот контакт можно использовать для питания периферийного оборудования (убедитесь, что оно соответствует стандартам USB)
15	SPI Data In	Вход	Сигнал SPI Master In Slave Out (MISO) (для связи с периферийными устройствами SPI)
16	GPIO (4)	Вход/выход	Программируемый цифровой вход/выход общего назначения (номер канала)
17	Однократное стробирование (Single Strobe)	Выход	Сигнал TTL для стробирования внешних устройств. Имеет программируемую задержку относительно начала периода интегрирования спектрометра
18	GPIO (5)	Вход/выход	Программируемый цифровой вход/выход общего назначения (номер канала)
19	SPI Clock	Выход	Сигнал SPI Clock (для связи с периферийными устройствами SPI)
20	Непрерывное стробирование (Continuous Strobe)	Выход	Сигнал TTL для стробирования внешних устройств, получен делением частоты основного тактового сигнала
21	SPI Chip Select	Выход	Сигнал SPI Chip/Device Select (для связи с периферийными устройствами SPI)
22	GPIO (6)	Вход/выход	Программируемый цифровой вход/выход общего назначения (номер канала)
23	Analog In (0-5V)	Вход	Вход 13-разрядного АЦП с диапазоном 0–5 В
24	Analog Out (0-5V)	Выход	Выход 9-разрядного ЦАП с диапазоном 0–5 В
25	Управление источником света (Lamp Enable)	Выход	Сигнал TTL, высокий уровень устанавливается по команде Lamp Enable
26	GPIO (7)	Вход/выход	Программируемый цифровой вход/выход общего назначения (номер канала)
27	Общий (Ground)	Вход/выход	Общий
28	GPIO (8)	Вход/выход	Программируемый цифровой вход/выход общего назначения (номер канала)
29	Общий (Ground)	Вход/выход	Общий
30	GPIO (9)	Вход/выход	Программируемый цифровой вход/выход общего назначения (номер канала)

Номера деталей 30-контактного разъема по каталогу производителя

- Разъем модели Pak50™ выпускается 3M Согр под номером P50-030P1-RR1-TG.
- Ответная часть: P50-030S-TGF.
- Для соединения двух компонентов требуются два ленточных кабеля с шагом 1.27 mm (50 mil). Рекомендуются кабели 3M серии 3365.

Эта информация может потребоваться при построении специализированной спектрометрической системы или реализации внешнего запуска.

Назначение контактов 15-контактного разъема для подключения дополнительных принадлежностей

№ контакта	Описание	№ контакта	Описание
1	Single_Strobe	9	GPIO-9
2	ContStrobe	10	GND_SIGNAL
3	V5_SW	11	SDA
4	ExtTrigIn	12	SCL
5	ExtTrigIn	13	LampEnable
6	GPIO-8	14	A_IN
7	A_OUT	15	GPIO-7
8	ExtTrigIn		

Приложение 3

Спектрометр HR4000CG-UV-NIR

Спектрометр HR4000CG-UV-NIR работает в диапазоне 200–1000 нм с разрешением 0.5 нм без смены решеток. Это стало возможным благодаря новой составной решетке собственной разработки и специальному фильтру высших порядков.

Функционально HR4000CG-UV-NIR аналогичен HR4000, поэтому к нему применимы все инструкции по установке и конфигурированию, приведенные выше для HR4000.

Отличительные особенности

Спектрометр HR4000CG-UV-NIR отличается от стандартного HR4000 следующими компонентами:

- **Новая составная решетка HC-1 Landis**
Эта решетка специально сконструирована для работы в диапазоне 200–1000 нм. Она устанавливается на место в процессе изготовления спектрометра.
- **Переменный фильтр высших порядков**
Новый фильтр OFLV-200-1000 исключает вторые и третьи порядки дифракции.

Технические характеристики

Габаритные размеры:	148.6 × 104.8 × 45.1 мм
Вес:	570 г
Питание:	5 В, 450 мА
Детектор:	линейный кремниевый ПЗС, 3648 элементов
Спектральный диапазон:	200–1100 нм
Оптическое разрешение:	0.75 нм (FWHM)
Решетка:	HC-1, 300 штрих/мм
Фильтр высших порядков:	OFLV-200-1000
Входная апертура:	щель шириной 5 мкм
Фокусное расстояние:	f/4, 101 мм
Рассеянное излучение:	< 0.05 % на 600 нм; < 0.10 % на 435 нм
Волоконно-оптический разъем:	SMA 905 для одножильного волоконно-оптического кабеля с числовой апертурой 0.22
Скорость передачи данных:	полный спектр передается с периодом 4 мс (USB 2.0), 600 мс (последовательный порт)

Время интегрирования:	непрерывное – от 4 мс до 20 с; затвор – от 10 мкс до 4 мс
Операционная система:	Windows 98/Me/2000/XP/Vista, Mac OS X и Linux при подключении через USB; любая 32-разрядная версия Windows при подключении через RS-232
Цифровые входы/выходы:	10 программируемых пользователем цифровых линий ввода-вывода (GPIO)
Аналоговые каналы:	один 13-разрядный аналоговый вход, один 9-разрядный аналоговый выход